


STチューブⅢ「ツインタイプ」

早い！ 簡単！ 便利！

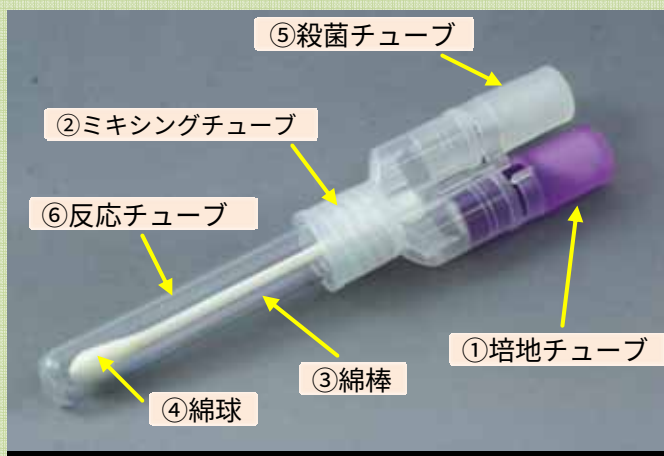

●製品特長

- ・液体培地なので反応が早い
- ・操作性が簡便
- ・保存期間が18ヵ月間
- ・殺菌剤付きなので何処でも検査ができる
- ・簡便な培養器で検査ができる
- ・消毒後不燃ゴミで廃棄可能

大腸菌群・大腸菌
コード№:CME05



培地処方：乳糖バイオン、MUG培地変法

判定方法：紫色の液体培地が黄色に変色した場合は、大腸菌群・大腸菌陽性

鑑別試験：上記陽性チューブにUVライト（紫外線照射）で青色に発光すると大腸菌の陽性判定

黄色ブドウ球菌
コード№:CMA05



培地処方：マンニット食塩培地変法

判定方法：赤色の液体培地が黄色に変色した場合は、一次反応陽性
一次反応陽性チューブに4MUPディスクを投入後、UVライト（紫外線照射）で蛍光を発した場合は、黄色ブドウ球菌の陽性判定

サルモネラ
コード№:CMS05



培地処方：キシロース・リジン培地変法

判定方法：黄色の液体培地が黒色に変色、或いは黒色沈殿物が発生した場合は、サルモネラ陽性の判定

腸炎ビブリオ
コード№:CMV05



培地処方：食塩ポリミキシン培地変法

判定方法：青緑色の液体培地が黄色に変色した場合は腸炎ビブリオ陽性の判定