


嫌気指示薬W NEW

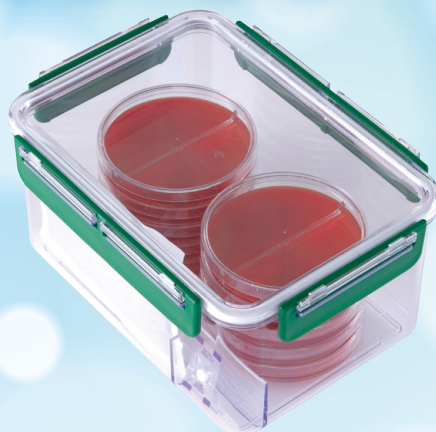

酸素の有無を 色で素早く 確認できます



酸素なし
(0.1%以下)

この間は
酸素濃度により
無段階に
白と青の中間色を
示します

酸素あり
(1%以上)



※印刷物なので白と青の色は実物とは若干異なります。

- 角型ジャーの気密性確認のため、アネロパック(パウチ)・ケンキには嫌気指示薬のご使用をお勧めします。
- 常温便にてお届け致しますが、到着後は直ちに**冷蔵庫**に入れ、15℃以下で保存してください。
- 錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。
- 嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。
- 脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。

アネロパック・ケンキ(高温菌用)、アネロパック・ケンキ5%には不向きです。

POINT

**嫌気状態を素早く
確認することができます**

従来の嫌気指示薬と比較し、酸素なしへの色変化が速いため(嫌気到達後1時間以内)、嫌気状態を素早く確認できます。

※指示薬の変色速度は、大気中での放置時間や、容器内の培養の種類によって異なりますので、ご注意ください。

[製造元]  三菱ガス化学株式会社

〒100-8324 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル
TEL.03-3283-4867

webサイト●<https://www.mgc.co.jp/> メールアドレス●anaeropack@mgc.co.jp

[販売]  株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
TEL.03-3814-0285 FAX.03-3815-3045

webサイト●<https://www.sugiyama-gen.co.jp/> メールアドレス●mail@sugiyama-gen.co.jp