

NEW

角型ジャーN (標準型)

これまで以上に
フタの開閉が **簡単** になりました。

取付部

「形状」

見直したことで
留め具の取り外しが
より手軽に
になりました。



留め具

「長さ」

従来と比べて
約1.5倍に拡大し、
軽い力でもスムーズに
開閉できます。



約1.5倍

NEW



※「角型ジャーN」は、従来品と同等の気密性を確保していますので、安心してご使用いただけます。



留め具の取り付け部の形状が異なるため、従来品との
互換性はありません。「角型ジャーN」のフタは、
「角型ジャー(従来品)」の本体には取り付けできません
のでご注意ください。

OLD



NEW




ご注意

- 角型ジャーに使用できるのはアナロパック®だけです。反応機構の異なる他社のガス発生剤はご使用になれません。
- 角型ジャーは高温培養にはご使用になれません。スタンディングパウチをご利用ください。
- 角型ジャーをオートクレーブにかけると変形する恐れがあります。
- 角型ジャーの気密性を確保するため、パッキンおよびフタの溝部分に付着したゴミを時々掃除してください。

角型ジャーのフタの閉じ方・開け方

【閉じ方】フタを本体に正しく被せてから留め具を①②の順でそれぞれ2か所同時に掛けてください。片側の留め具を掛けてからフタを無理に閉めたり、フタが本体からずれた状態で留め具を掛けたりすると破損するおそれがあります。

【開け方】発生した炭酸ガスが培地に溶け、多少陰圧になって角型ジャーのフタが開きにくくなることがありますが、その際はフタの4隅の1つを強く引っ張りあげてください。

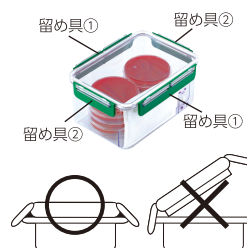

[製造元] 三菱ガス化学株式会社

〒100-8324 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル

TEL.03-3283-4867

webサイト●<https://www.mgc.co.jp/> メールアドレス●anaeropack@mgc.co.jp

[販売] SSG 株式会社スギヤマゲン

since 1932

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

TEL.03-3814-0285 FAX.03-3815-3045

webサイト●<https://www.sugiyama-gen.co.jp/> メールアドレス●mail@sugiyama-gen.co.jp