

# Tween 80



## 商品概要

Tween 80 は、ソルビタン酸およびオレイン酸のエステルに分類される非イオン性洗剤および界面活性剤です。汎用性の高い化合物であり、細胞溶解、核単離、細胞分画などのさまざまな生物学的用途で一般的に使用されています。微生物培養では、一部の菌種にとって脂肪酸源となり、菌の増殖を促進する為の栄養源補助に利用されます。

## 使用方法例（*C. Kroppenstedtii*培養）

- 1 Tween 80を培地上に 1滴滴下して、滅菌された綿棒もしくは白金耳を用いて塗り広げる。
- 2 検体を培地上に塗布
- 3 35°C 48~72時間培養

### 参考文献

いま知りたい 臨床微生物検査実践ガイド  
-珍しい細菌の同定・遺伝子検査・質量分析-  
大楠 清文 著

品番	容量	価格（税別）
SG-TWEEN-80	1本（1mL）	3,400円

## 保存

暗所 室温保存

〈製造・販売〉  
株式会社スギヤマゲン  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9  
TEL：03-3814-0285 FAX：03-3815-3045