

細胞培養用ガス濃度調整剤

アネロパックCO₂ 滅菌グレート品



●特徴

- ①アルミ袋を開けて中の袋を専用容器に入れるだけで、容器内の炭酸ガス濃度を約5%に保持。
- ②従来の恒温槽で培養するだけ。高価な混合ガスボンベや炭酸ガスインキュベーター不要。
- ③容器内だけでガス雰囲気調整が可能。
- ⑤細胞培養用に、アルデヒド類の発生を抑えさらに滅菌済製品。

●用途例


・細胞の培養、観察、輸送

品名	品番	入数	価格（税別）
アネロパックCO ₂ 滅菌グレート品	ACP-1	20枚	6,000円
角型ジャーN (標準) 2.5ℓ 間仕切有 ※専用容器	A-110N	1	8,600円


●使用方法



- ① アネロパックCO₂ 滅菌グレート品
アルミ袋を開封し、中の袋を取り出す。

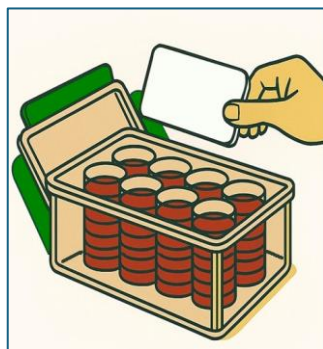

- ② あらかじめ培養する細胞を専用
容器に入れておき、中の袋を
容器内の所定の場所に入れる。

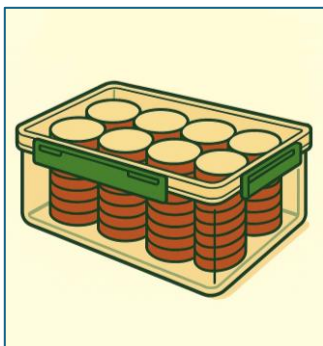

- ③ 容器の蓋を閉じる。



- ④ 容器を恒温層に入れ、培養を行う。

使用上の注意

1. 使用時、炭酸ガス以外に微量の副生成物が発生します※1。使用に際しては、事前に予備検討を行い、目的物に影響が出ないことをご確認ください※2。
 2. 使用する剤と容器の組み合わせが決まっていますので、間違えないように注意して下さい。
 3. 本品は医療器具ではありません。使用に際しては十分な検討と留意の上でご使用下さい。
 4. アルミ袋を開封するとすぐに反応が始まりますので、中の袋を取り出してから容器の蓋を閉じるまでを速やかに行ってください。
アネロパックCO₂（滅菌グレート品）は1分以内で作業を終了してください。
 5. 廃棄方法について。アルミ袋はアルミを含んだプラスチックで出来ています。各地方自治体の廃棄方法に従ってください。
剤は紙を含む包材及び活性炭を含む粉末から出来ています。燃えるゴミとして処分可能です。
- ※1：微量のアルデヒド類、一酸化炭素等が発生します。詳細については当社または製造元までお問い合わせ下さい。
※2：本製品と専用容器の組み合わせで生成したガス環境は酸素濃度約15%、炭酸ガス濃度約5%となりますが、
本製品を使用した場合の目的物の品質は保証しかねます。

●本品は改良のため、予告無しに仕様を変更させていただく場合がございますので御了承下さい。

〈製造元〉

三菱ガス化学株式会社
〒100-8324 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル
電話：03-3283-4875 FAX：03-3287-1785

〈販売〉

株式会社スギヤマゲン
〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
TEL：03-3814-0285 FAX：03-3815-3045